



金坛市科兴仪器厂

高级

高级榜上有名

10

首页

公司介绍

公司动态

产品中心

商机中心

技术中心

成功案例

诚聘英才

在线留言

联系我们

当前位置: [中国化工仪器网](#) > [实验仪器设备](#) > [恒温设备](#) > [恒温水浴/油浴锅](#) > [金坛市科兴仪器厂](#) > [水浴锅系列](#) > [数显恒温水浴锅](#) > [HH-4电热恒温水浴锅价格](#)

在线沟通: 

产品分类

品牌

产品详细

返回

- +

测氧仪
- 出口产品

数显恒温水浴锅

离心机

搅拌器
- 培养箱系列

恒温培养箱

振荡培养箱

生化培养箱

人工气候箱

二氧化碳培养箱
- 振荡器系列

大型双层摇床

数显全温振荡器

气浴恒温振荡器

数显水浴恒温振荡器

低温水浴振荡器

回旋式振荡器

恒温振荡器

双层振荡器

垂直多用振荡器

微量振荡器

调速多用振荡器

多功能振荡器

快速混匀器

全温培养摇床
- 反应釜

双层玻璃反应釜

搅拌反应装置
- 水浴锅系列

电热恒温水槽

2L 水箱

数显恒温水浴锅

数显超级恒温油浴

超级恒温水浴

数显恒温三用水箱
- 搅拌器系列

多头控温磁力搅拌器

磁力加热搅拌器

六连电动搅拌器

多功能搅拌器

精密增力电动搅拌器
- 电导率仪

DDB-305型便携式电导率仪

DDS-11A型电导率仪

DDS-307型电导率仪

电热恒温水浴锅价格



产品型号: HH-4

产品价格: 800元

厂商性质: 经销商

所在地: 常州市

更新时间: 2014/3/18

浏览次数: 314

产品简介

数显恒温水浴锅广泛用于干燥、浓缩、蒸馏、浸渍化学试剂, 浸渍药品和生物制品, 也可用于水浴锅加热和其他温度试验, 是生物、遗传、病毒、水产、环保、医药、卫生、生化实验室、教育科研的必备工具。其主要特点: ◎ 不锈钢内胆, 喷塑钢板外壳、数字显示精度高, 自动控温, ◎操作简便, 使用安全

详细介绍

HH-4 电热恒温水浴锅产品简介:

数显恒温水浴锅广泛用于干燥、浓缩、蒸馏、浸渍化学试剂, 浸渍药品和生物制品, 也可用于水浴锅加热和其他温度试验, 是生物、遗传、病毒、水产、环保、医药、卫生、生化实验室、教育科研的必备工具。其主要特点: ◎ 不锈钢内胆, 喷塑钢板外壳、数字显示精度高, 自动控温, ◎操作简便, 使用安全。

HH-4 电热恒温水浴

型	指标	HH-2	HH-4	HH-6	HH-8
温度范围		RT 5~100℃			
温度均匀度		≤±0.3℃			
温度波动		≤±0.5℃、			
加热功率	300W	600W	800W	1500W	2000W
熔丝管	2A	3A	8A	10A	10A
电源		220V 50Hz			

HH-4 电热恒温水浴锅使用维护:
◎: 向工作

室水箱注入不少于2/3的洁净自来水, 放置容器。

◎: 接通电源。◎: 选择恒温温度

HH-4 电热恒温水浴锅技术指标

测量误差	±1%FS或±0.5%FS
分辨率	1℃或0.1℃
电压范围	180—245VAC/50HZ。或86—265VAC（选订）
工作环境	0—50℃, 相对湿度35%—85%

☐

离心机系列

低速台式离心机

自动平衡大容量离心机

智能高速离心机

电动离心机

台式电动离心机

台式高速离心机

☐

酸度计

台式酸度计（PH计）

台式微量酸度计

☐

空气微生物采样器

冷原子吸收测汞仪

手掌式二氧化碳测定仪

粉尘采样器

公共场所检测系统

食品理化检测箱

食品细菌检验箱

大气采样器

红外二氧化碳测定仪

尘埃粒子计数器

测汞仪

挥发性有机气体检测仪

风速计

射线测量仪

有机气体分析仪

数字式照度计

甲醛测量分析仪

数字式声级计

一氧化碳分析仪

☐

石英、匀浆机、电热板系

石英自动双重纯水蒸馏器

石英亚沸高纯水蒸馏器

不锈钢电热板

组织捣碎匀浆机

可调高速分散器

☐

辐射检测仪线

多功能辐射检测仪

核辐射检测仪

☐

其它

环境职业卫生检查仪器

多功能血液溶浆机

联系我们

邓志芳

（厂长）

电 话：（0519）82336184

手 机：013961267651

联系我时，告知来自中国化工仪器网

传 真：（0519）82322626

个 性 化：www.jtkxyq.com

商铺网址：<http://www.chem17.com/st2434/>

公司网站：<http://www.jtkxyq.com>

输出方式	继电器 逻辑电平 可控硅过零触发
执行输出	继电器240V/7A或240V/30A，逻辑电平12V/30mA

HH-4 电热恒温水浴锅用户工作参数的设定及参数说明

参数代号	参数含义	说 明	设置范围
AL	上限报警	设定上限报警数值	全量程
Hy	主输出回差	主输出动作不灵敏区	0-50
P	比例带	若为0, 为位式控制	1℃-200℃
I	积分时间常数	若为零，取消积分控制作用	0-999秒
d	微分时间常数	若设定为零，取消微分作用	0-999秒
t	比例周期	调节输出动作周期	1-200秒
Sc	测量值偏置	传感器误差修正	-50℃-50℃
At	开启/关闭自整定	0：关闭；1：开启	0/1
Lck	参数锁	0:不锁定；1：锁定除设定值外的参 2：锁定所有参数	0-2

HH-4 电热恒温水浴锅操作说明

- 1．设定温度及时间： 第一次按SET键可设定温度，此时上排数码管数显示SP下排数码管数据闪动，表示仪表进入温度设定状态，按△键增加或按▽键可减小下排的温度设定值，再按一下SET键仪表上排显示ST下排数码管数据闪动进入时间设定状态，按△键增加或按▽键减小设定值，再按一下SET键仪表回到正常工作状态温度和时间设定完毕。注意：长按SET键3秒可进入仪表性能参数设定状态，请慎重操作。
- 2．传感器误差的修正： 在确认仪表显示的值不是正确的测量值时可对显示值进行修正。按SET键3秒进入仪表内层菜单，选定参数SC后配合△或▽键可修改此参数。传感器误差的修正的范围为 -50到50，修正完成后 再按SET键3秒退出。仪表出厂时修正值为0，使用时要防止把显示正确的仪表修正至不正确。
- 3．启动自整定：本产品能适应绝大多数控制系统，只有控制效果特别不理想时方可启动自整定，按SET键3秒进入仪表内层菜单，选定参数At后配合△或▽键开启自整定，此时At指示灯开始闪烁仪表进入自动整定参数工作状态，仪表控制加热系统在设定点附近波动二次，当At灯灭时自整定结束，新的 P I D 参数被锁存在芯片中。
- 4．面板示意图：

运行说明：

- a) 计时启动：当温度达到设定值减去偏差值时计时启动。例设定60度且AL=5时，当温度上升到60-5=55度时计时开始。
- b) 计时运行：计时开始后AL指示灯闪动。计时终止AL指示灯常亮。将计时时间设定为0则计时功能关闭。
- c) 温度控制：在计时终止前温度按正常方式控制，当AL灯常亮时加热输出终止。
- d) 计时解除：计时结束后长按减位键3秒可解除计时。计时过程中按减位键无效。
- e) 过程查看：按增加键可循环查看温度设定值和当前的时间值。

HH-4 电热恒温水浴锅注意事项

1. 仪表显示HHH是测量值超出仪表量程，显示LLL是测量值低于仪表量程下限或接错了传感器。
2. 若测量温度与实际温度相关很大，有可能是传感器松动或位置不正确所至。

- ◎：工作完毕，切断电源。
- ◎：若水浴锅较长时间不使用，应将工作室水箱中的水排除，用软布擦净并晾干。
- 注：禁止在水浴锅无水状态下使用加热器。

欢迎来电咨询电热恒温水浴锅价格

该公司其他分类产品信息

[查看所有产品](#)



低温恒温槽报价
¥ 8860



电热恒温水浴锅价格
¥ 800



数显恒温油浴
¥ 3980



数显恒温水浴锅
¥ 980



水浴恒温搅拌器
¥ 3200

金坛市科兴仪器厂主营产品：气浴恒温振荡器,低温恒温槽价格,石英亚沸蒸馏水器,环境职业卫生检查仪器

地址：金坛市北环东路29号 联系电话：（0519）82336184 手机：013961267651 传真：（0519）82322626

中国化工仪器网 设计制作，未经允许翻录必究.Copyright(C) 2014 <http://www.chem17.com>. All rights reserved.

以上信息由企业自行提供，信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责，中国化工仪器网对此不承担任何保证责任。